

FICHE METHODE :

Je mesure une masse.

J'utilise une balance électronique.

1-J'allume la balance en appuyant sur le bouton ON.

J'attends qu'elle indique 0 g.

2-Je place l'objet sur le plateau de la balance.

La masse de l'objet s'affiche sur l'écran.

3-Je relève la valeur de la masse :



Symbole de la grandeur.

Valeur.

Je remplace le point par une virgule.

$m=128,05g$

Symbole de l'unité.

C'est quoi une balance tarée ?

Tu places le récipient sur la balance. Tu appuies sur le bouton TARE. Cela remet la masse à 0. Tu mets la substance dans le récipient. La masse affichée est celle de la substance.